

防火安全柜

用于存放易燃品

如何选择安全柜

容器尺寸和类型:

确定您要存放的是安全罐、110 升和 200 升圆桶、较小的漆罐、4 升瓶、气雾剂、分装罐或其他类似的容器。

容量:

提供专用安全柜满足现场需要，而更大的安全柜提供扩展的或大容量存储功能。

化学品类型:

选用正确颜色的安全柜，就能轻松辨别、管理和分开存放各种液体。

柜门规格

柜门有两种规格:

手动关闭式和自动关闭式。配置自动关闭式门的安全柜安全性能更高。柜门自动关闭，省去了必须牢记关门的麻烦。

手动关闭式:

经济型手动关闭式柜门可 180 度完全敞开。柜门关上时，将自动锁定。



如何维护安全柜

化学品应一直存放在密闭容器内。

立即清除溢出物。务必保证安全柜保持水平，置于室内，湿度小、通风良好。柜墙绝对不要钻孔，否则无法通过 FM 认证。应保证柜门完全能够操作，即准确关闭并咬合三点式门门。



黄色柜存放易燃液体



白色或灰色柜存放易燃废液



红色柜存放可燃液体



蓝色柜存放腐蚀性液体



绿色柜存放农药和杀虫剂

自动关闭式:

这是一款自动定位、自锁和自动关闭式安全柜。放开柜门后柜门将立即自动关闭。该装置隐藏于顶壁中，最大程度地利用搁板空间。在使用过程中，熔线会使柜门保持敞开。若发生火灾，当温度达到 74°C 时熔线熔化，并自动关闭柜门。



隐藏的自动关闭装置



铰链